

Protocole de reconstitution

1. Sortir le flacon du r^efrig^erateur (2-8 degres C) et laisser revenir a temperature ambiante.
2. Introduire l'eau bacteriostatique ou l'ACN 0.1% TFA selon le protocole etabli.
3. Agiter doucement par rotation, ne pas vortexer.
4. Aliquoter et conserver 2-8 degres C, a l'abri de la lumiere.

RESEARCH ONLY USE - NOT FOR HUMAN CONSUMPTION - FOR LABORATORY RESEARCH ONLY